

632+ estufa de secado

- **Aplicaciones:** Estufa de secado de convección forzada para conseguir una muestra de la biomasa totalmente seca de una manera rápida (junto con una balanza digital para poder conseguir el valor absoluto de la humedad de la biomasa).

Características:

- Ventilación forzada
- Sigue la norma UNE-EN ISO 18134-2
- Microprocesador con pantalla digital de temperatura en °C
- Ajuste de la temperatura con sensibilidad de un grado
- Temporizador integrado (clase 1) con alto límite de temperatura
- Interior de acero inoxidable equipado con dos bandejas cromadas
- Sistema de ventilación forzada



artículo no. JBD007 30L.

1.008,78.€+iva

artículo no. JBD007 45L.

1.139,34.€+iva

artículo no. JBD007 65L.

1.289,28.€+iva

artículo no. JBD007 125L.

1.467,78.€+iva

Modo de uso:

- 1- Pesar la bandeja = **peso bandeja**
- 2- Preparación de muestra (mínimo 300gr)
- 3- Pesar la bandeja antes del secado = **peso fresco**
- 4- Colocar la bandeja con la muestra a una estufa que pueda mantener una temperatura de 105 °C +/- 2°C.
- 5- Quitar material de la estufa cuando alcance un peso constante
- 6- Pesar el material de nuevo con la balanza (dentro de los primeros 15s) = **peso bruto**
- 7- Aplicar la fórmula

$$\text{Humedad\%(bh)} = \frac{[(\text{Pes fresco con zafata}) - (\text{Peso zafata})] - [(\text{Pes bruto con zafata}) - (\text{Peso zafata})]}{(\text{Pes fresco con zafata}) - (\text{Pes zafata})}$$

